


卓上型低電力電気炉

仕様表

型 式	WH-1015	WH-1515
炉内寸法 W×D×H	100×150×100	150×150×150
電 源	AC100V 50/60Hz 10A	
ヒーター容量	1kw	
温 度	常用1100℃ 最高1200℃	
温 度 分 布	約 5℃ (有効寸法内1200℃において)	
制 御 方 式	PIDプログラム制御	
重 量	40kg	45kg

操作板

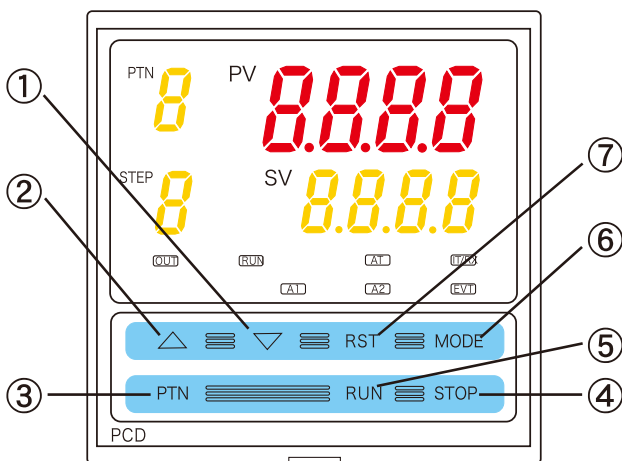

- ① ▽ (ダウンキー)
SV表示器の数値を減少または選択項目の切替えを行います。
- ② △ (アップキー)
SV表示器の数値を増加または選択項目の切替えを行います。
- ③ PTN (パターンキー)
プログラムパターン番号を選択します。
- ④ STOP (ストップキー)
プログラム制御の終了およびパターンエンド出力の解除を行います。
- ⑤ RUN (ランキー)
プログラム制御を実行 (開始) します。
また現在のステップを中断し、次のステップに進みます (アドバンス機能)
- ⑥ MODE (モードキー)
各設定モードの切替えおよび登録を行います。
- ⑦ RST (リセットキー)
設定モードを解除し、プログラム待機モードまたはプログラム制御実行モードに戻ります。